

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Б.С. Александров

09.07.1999 г.



Нитратомеры портативные
«НИТРАТ – ТЕСТ»

Внесены в Государственный реестр
средств измерений

Регистрационный № 18800-99
Взамен № _____

Выпускается по техническим условиям ТУ 4215-007-31037215-99

Назначение и область применения

Нитратомер портативный «НИТРАТ – ТЕСТ» предназначен для измерения массовой концентрации и активности нитрат-ионов в водных средах с использованием аттестованных методик выполнения измерений.

Область применения нитратомера портативного «НИТРАТ – ТЕСТ» - стационарные и передвижные лаборатории контроля качества природных и сточных вод, продуктов питания, сельхозпродукции, почв.

Описание

Нитратомер портативный «НИТРАТ – ТЕСТ» состоит из милливольтметра-преобразователя и комплекта электродов:

электрод нитрат-селективный ЭМ-NO₃-07-СР, № 17117-98 Госреестра СИ;

электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.1, № 2189-99 Госреестра СИ.

Принцип действия нитратомера портативного «НИТРАТ-ТЕСТ» основан на измерении разности потенциалов (ЭДС) между нитрат-селективным мембранным измерительным электродом и опорным вспомогательным

электродом, возникающей при контакте этих электродов с водной средой, содержащей ионы NO_3^- , и преобразовании этой ЭДС в значение массовой концентрации С NO_3^- или активности ионов $p\text{C } \text{NO}_3^-$.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений ЭДС от минус 500 до плюс 500 мВ.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при измерении ЭДС - ± 2 мВ.

Цена единицы наименьшего разряда при измерении ЭДС – 0,1 мВ.

Диапазон значений измеряемой массовой концентрации ионов NO_3^- – от 10 до 19990 мг/дм³ и состоит из двух поддиапазонов:

от 10 до 990 мг/дм³;

св. 990 до 19990 мг/дм³.

Пределы допускаемой относительной погрешности нитратомера в режиме измерения массовой концентрации - $\pm 10\%$.

Цена единицы наименьшего разряда при измерении массовой концентрации ионов NO_3^- :

в диапазоне от 10 до 990 мг/дм³ – 1 мг/дм³;

в диапазоне св. 990 до 19990 мг/дм³ – 10 мг/дм³.

Диапазон значений измеряемой активности ионов NO_3^- от 0 до 5 ед. $p\text{C } \text{NO}_3^-$.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности нитратомера в режиме измерения активности ионов NO_3^- - $\pm 0,02$ ед. $p\text{C } \text{NO}_3^-$.

Цена единицы наименьшего разряда при измерении нитратомером активности ионов NO_3^- – 0,01 ед. $p\text{C } \text{NO}_3^-$.

Нитратомер предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 10 до 45 ° С.

Питание прибора производится:

от 6 батареек типа АА с номинальным напряжением 1,5 В каждая;

от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В через адаптер.

Масса нитратомера (без электродов и адаптера), не более 0,6 кг.

Габаритные размеры нитратомера (без электродов и адаптера), не более 190x110x50 мм.

Время установления показаний преобразователя, не более 15 с.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус нитратомера портативного «НИТРАТ-ТЕСТ» и на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность

Нитратомер портативный «НИТРАТ-ТЕСТ»
Адаптер питания
Шнур
Штатив
Электрод нитрат-селективный ЭМ-NO₃-07-СР
Электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.1
Эквивалент-закоротка
Футляр
Руководство по эксплуатации ЖИГН 432239.002РЭ
Методика поверки ЖИГН 432239.002ДЗ

Поверка

Поверка прибора проводится согласно Методике поверки, ЖИГН.432239.002ДЗ, утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» 06.07.1999 г.

Основные средства поверки:
имитатор электродной системы И-02 ТУ М2.890.003, № 5517-99 Госреестра СИ; термометра ртутного ТЛ-4 ГОСТ 52156-74; ГСО 7454-98 состава растворов нитрат-ионов 17А-NO₃-0,5 и 17А-NO₃-1.

Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативные документы

- 1.ГОСТ 27987-88 Е, «Анализаторы жидкости потенциометрические. ГСП. Общие технические условия».
- 2.Технические условия ТУ 4215-007-31037215-99.

Заключение

Нитратомер портативный «НИТРАТ-ТЕСТ» ООО «ПЕТРОЛАЗЕР» соответствует требованиям ГОСТ 27987-88 Е и ТУ 4215-007-31037215-99.

Руководитель лаборатории
Государственных эталонов в области
аналитических измерений



Л.А.Конопелько

Изготовитель:
Директор ООО «ПЕТРОЛАЗЕР»



А.А.Гудков

198097 г. Санкт-Петербург
пр. Стажек, д. 47
тел. 183-62-91
факс 185-08-94

